

## Gebrauchsanweisung:

- 1) Stiel zum Beutelende hin schütteln.
- 2) Beutel aufreißen.
- 3) Zum Öffnen Beutel mit den roten Laschen aus einander ziehen. Den Stiel aseptisch über der Daumenstopplinie anfassen und Schwämmchen herausnehmen.
- 4 + 5) Aseptisch über eine oder mehrere Probenoberflächen (ca. 25x25cm) wischen und dabei jedes Mal eine andere Seite des Schwämmchens verwenden.
- 6) Schwämmchen aseptisch bis zum Daumenstopp in den Beutel zurücklegen.
- 7) Schwämmchen von außen fassen und im Beutel festhalten. Stiel durch Umknicken abbrechen. Schwämmchen in den Beutel fallen lassen. Stiel entsorgen.
- 8 - 9) Zum Schließen Beutel falten und dann die blauen Drahtenden nach innen umbiegen.

