

Gebrauchsanweisung

- 1) Stiel zum Beutelende hin schütteln.
- 2) Beutel aufreißen.
- 3) Zum Öffnen Beutel zusammendrücken. Den Stiel aseptisch über der Daumenstopplinie anfassen und Schwämmchen herausnehmen.
- 4) Aseptisch über 4 Probenoberflächen (ca. 25x25cm) wischen und dabei jedes Mal eine andere Seite des Schwämmchens verwenden.
- 5) Schwämmchen aseptisch bis zum Daumenstopp in den Beutel zurücklegen.
- 6) Schwämmchen im Beutel festhalten. Stiel durch Umknicken abbrechen.
- 7) Zum Schließen Beutel falten.
- 8) Falten Sie die blauen Drahtenden nach innen.

